

Kære kunde

## Vedrørende brug af Environmental Listeria Petrifilm

---

Varenummer: 6447 (50 stk)

Varenummer: 6448 (200 stk)

Vi er glade for at I fortsat benytter Environmental Listeria petrifilm som led i jeres hygiejnementitorering.



I forbindelse med brug af produktet, vil vi gerne gøre jer opmærksom på et vigtigt punkt i forbindelse med prøveforberedelsen, som der ikke tidligere har været så stor fokus på.


Listeria bakterier i omgivelser/miljø er ofte stressede f.eks. på grund af tilstedeværelse af rengøringsmidler/desinfektionsmidler. Når bakterierne svabres og bliver introduceret til et nyt miljø (svabervæsken) stresses de i nogle tilfælde i endnu højere grad. Det kan betyde at de er svære at få til at vækste.

For at give bedre vækstvilkår er det derfor vigtigt at tilsætte en lille mængde genoplivnings medie.

## Svaber pinde

---


For kunder der hidtil har benyttet 4 ml Letheenbouillon svabere (RS9604LE) foreslår vi, at I overgår til 1 ml Letheenbouillon svabere (**RS9601LE**) og gør følgende:

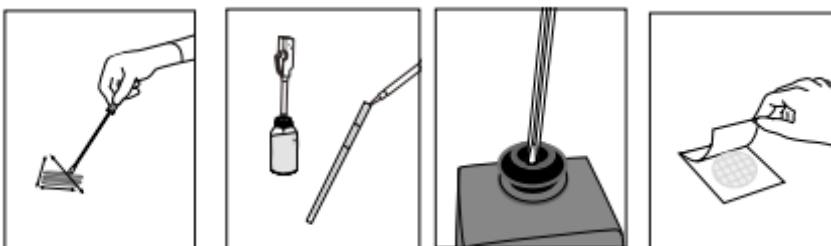

- Afsvaber det ønskede område
- **Tilsæt aseptisk 2 ml buffered peptone water til svaberen**
- Bland grundigt (1 min.)
- Lad prøven stå ved rumtemperatur i **1-1½ timer**
- Bland grundigt igen
- Hæld hele indholdet ca. 3 ml ud på petrifilmen
- Inkuber og aflæs som vanligt.

## Svaber svampe/klude/scrubsampler

---

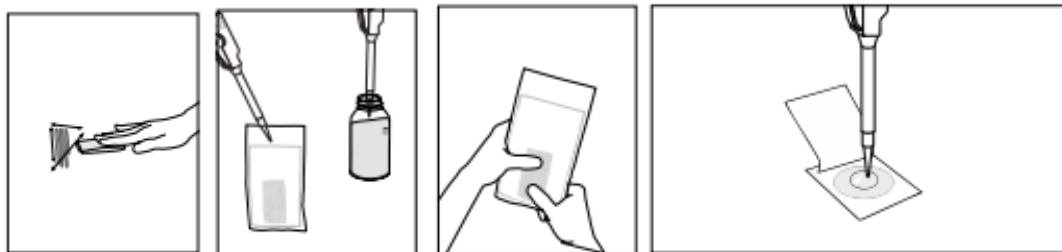

- Afsvaber det ønskede område
- **Tilsæt aseptisk 5 ml buffered peptone water til svaberen**
- Bland grundigt (1 min.)
- Lad prøven stå ved rumtemperatur i **1-1½ timer**
- Bland grundigt igen
- Afpipettér 3 ml ud på petrifilmen
- Inkuber og aflæs som vanligt.

## Genoplivningsmedie: Buffered peptone Water

---

For kunder der ikke allerede har adgang til Buffered peptone Water, foreslår vi at benytte følgende:

Ref	Beskrivelse	Antal/pakke
24099	Buffered peptone water, rør af 10 ml	20 stk

---

Læs produktinstruktion og aflæsningsguide grundigt. For yderlig information eller ved spørgsmål, så kontakt venligst din produktansvarlig hos Fooddes A/S

Med Venlig Hilsen



Frisenborgvej 8C | 7800 Skive | Telefon: +45 7020 7560

Authorized Distributor  
Neogen Safety Products

